



دستور العمل استفاده از کیت شمارش باکتری کل (TBC)

1. مقدار یک میلی لیتر از نمونه آب را توسط سرنگ استریل درون ویال ، بر روی دیواره ژلاتینی تزریق کنید و سپس ویال را به صورت افقی قرار دهید بطوریکه به مدت یک دقیقه محیط کشت با نمونه آب در تماس قرار گیرد. پس از مدت یک دقیقه توسط سرنگ استریل آب اضافی را از ویال خارج نمایید و ویال را به صورت عمودی قرار دهید .
2. ویال دردمای 25°C - 30°C و بدور از نور مستقیم ، نگهداری گردد.
3. بعد از 48 ساعت با تصاویر مرجع مقایسه کنید و تعداد باکتری ها را برحسب cfu/ml گزارش نمایید.

